

Optima XE 系列简要操作指南

- 1、打开电源 ，打开腔门，准确安装转头，并关上腔门。
- 2、在主页面中 ，选择“设置转速”按钮 ，转到“设置转速”页面 ，选择“选择转头”按钮 ，选择相应的转头和耗材。输入要求的转速，也可点击  按钮，切换转速/离心力。
- 4、在主页面中，选择“设置时间”按钮 ，转到“设置时间”页面，输入要求的时间 (时间最高设置为 999小时 59分)。
- 5、在主页面中，选择“设置温度”按钮 ，转到“设置温度”页面，以输入温度 (0-40°C)。
- 6、在主页面中，选择“加/减速”按钮 ，转到“设置加/减速”页面，选择相应的加速档和减速档。
- 7、在输入所有要求参数后，按下“开始”按钮 ，仪器即开始按设定的程序运行。
- 10、转头停转后，按主页面中的“释放真空”按钮  排真空。
- 11、打开腔门，取走转头，保持转头腔的洁净干燥，然后关上腔门，关闭电源。